

# KERN®

## KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433-9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

### Betriebsanleitung Taschenwaage Operating instructions Pocket balance Mode d'emploi Balance de poche

## KERN CM


Versie 1.9  
05/2016

Français English Deutsch



CM-BA-def-1619

- D** Weitere Sprachversionen finden Sie online unter [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- CZ** Další jazykové verze najdete na webu pod adresou [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- DK** Yderligere sprogversioner finder de online på [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- E** Más versiones de idiomas se encuentran online bajo [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- EST** Rohkem keeli internetis aadressil [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- F** Vous trouverez d'autres versions de langue online sous [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- GB** Further language versions you will find online under [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- H** A használati utasítás egyéb nyelveken a [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals) címről tölthető le
- I** Trovate altre versioni di lingue online in [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- N** Ytterligere språkversjoner finner du online under [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- NL** Bijkomende taalversies vindt u online op [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- P** Encontram-se online mais versões de línguas em [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- PL** Inne wersje językowe znajdują Państwo na stronie [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- S** Ytterligare språkversioner finns online under [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- SF** Muita kieliversioita löydät osoitteesta [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- SLO** Ostale jezikovne različice boste našli online na [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)
- TR** Diğer lisan versiyonlarını internetten [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals) adresinden temin edebilirsiniz

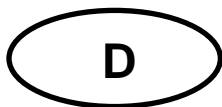

# KERN CM

Version 1.9 05/2016

## Betriebsanleitung

## Taschenwaage

### Inhaltsverzeichnis

1	Technische Daten .....	3
2	Konformitätserklärung .....	4
3	Grundlegende Hinweise (Allgemeines) .....	5
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	5
3.2	Sachwidrige Verwendung .....	5
3.3	Gewährleistung.....	5
3.4	Prüfmittelüberwachung .....	5
4	Grundlegende Sicherheitshinweise .....	6
4.1	Hinweise in der Betriebsanleitung beachten.....	6
4.2	Ausbildung des Personals .....	6
5	Transport und Lagerung .....	6
5.1	Kontrolle bei Übernahme.....	6
5.2	Verpackung .....	6
6	Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme .....	6
6.1	Aufstellort, Einsatzort.....	6
6.2	Auspacken.....	7
6.2.1	Aufstellen .....	7
6.2.2	Lieferumfang.....	7
6.3	Batteriebetrieb und –wechsel .....	7
6.4	Windschutz + Wägeschale (CM 50-C2N, CM 500-GN1) .....	8
6.5	Erstinbetriebnahme .....	8
6.6	Justierung .....	8
6.7	Justieren .....	8
7	Betrieb .....	9
7.1	Anzeigenübersicht CM 60-2N / CM 150-1N / CM 320-1N / CM 1K1N .....	9
7.2	Anzeigenübersicht CM 50-C2N .....	9
7.3	Anzeigenübersicht CM 500-GN1 .....	9
7.4	Bedienung.....	9
7.4.1	Wägen .....	9
7.4.2	Tarieren .....	10
7.4.3	Plus/Minus-Wägungen .....	10
7.4.4	Netto-Total-Wägungen .....	10
7.4.5	Fremdwägeeinheiten .....	11
7.5	Hinterleuchtung der Anzeige .....	12
7.6	Taschenrechnerfunktionen .....	13
8	Wartung, Instandhaltung, Entsorgung.....	13
8.1	Reinigen.....	13
8.2	Wartung, Instandhaltung .....	13
8.3	Entsorgung .....	13
9	Kleine Pannenhilfe.....	14



# 1 Technische Daten

KERN	CM 60-2N	CM150-1N	CM 320-1N	CM 1K1N
Ablesbarkeit (d)	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g
Wägebereich (max)	60 g	150 g	320 g	1.000 g
Tarierbereich (subtraktiv)	60 g	150 g	320 g	1.000 g
Empfohlenes Justiergewicht nicht beigegeben, (Klasse)	50 g (M2)	100 g (M3)	200 g (M3)	1000 g (M3)
Betriebstemperatur	18 – 25 °C			
Wägeeinheiten	g / tol / tlt			
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	< 85 %(nicht kondensierend)			
Wägeplatte mm	70 x 80			
Gesamtwaaage (B x H x T) mm	85 x 130 x 25			

KERN	CM 50-C2N		CM 500-GN1	
Ablesbarkeit (d)	0,01 ct	0,002 g	0,1 gn	0,01 g
Wägebereich (max)	50ct	10 g	500 gn	32 g
Tarierbereich (subtraktiv)	50ct	10 g	500 gn	32 g
Prüfgewicht beigegeben	5 g (M1)		10 g (M2)	
Wägeeinheiten	ct / g		g / gn	
Betriebstemperatur	18 – 25 °C			
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	< 85 % (nicht kondensierend)			
Wägeplatte mm	40 x 50			
Gesamtwaaage (B x H x T) mm	85 x 130 x 25			

## 2 Konformitätserklärung

Die aktuelle EG/EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter:

[www.kern-sohn.com/ce](http://www.kern-sohn.com/ce)

### 3 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

#### 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die von Ihnen erworbene Waage dient zum Bestimmen des Wägewertes von Wägegut. Sie ist zur Verwendung als „nichtselbsttätige Waage“ vorgesehen, d.h. das Wägegut wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wägeplatte aufgebracht. Nach Erreichen eines stabilen Wägewertes kann der Wägewert abgelesen werden.

#### 3.2 Sachwidrige Verwendung

Waage nicht für dynamische Verwiegungen verwenden. Werden kleine Mengen vom Wägegut entnommen oder zugeführt, so können durch die in der Waage vorhandene „Stabilitätskompensation“ falsche Wägeergebnisse angezeigt werden! (Beispiel: Langsames herausfließen von Flüssigkeiten aus einem auf der Waage befindlichen Behälter.)

Keine Dauerlast auf der Wägeplatte belassen. Diese kann das Messwerk beschädigen.

Stöße und Überlastungen der Waage über die angegebene Höchstlast (Max), abzüglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Waage könnte hierdurch beschädigt werden.

Waage niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben. Die Serienausführung ist nicht Ex-geschützt.

Die Waage darf nicht konstruktiv verändert werden. Dies kann zu falschen Wägeergebnissen, sicherheitstechnischen Mängeln sowie der Zerstörung der Waage führen. Die Waage darf nur gemäß den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

#### 3.3 Gewährleistung

Gewährleistung erlischt bei

- Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
- Verwendung außerhalb der beschriebenen Anwendungen
- Veränderung oder öffnen des Gerätes
- mechanische Beschädigung, und Beschädigung durch Medien, Flüssigkeiten
- natürlichem Verschleiß und Abnutzung
- nicht sachgemäße Aufstellung oder elektrische Installation
- Überlastung des Messwerkes

#### 3.4 Prüfmittelüberwachung

Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen die messtechnischen Eigenschaften der Waage und eines eventuell vorhandenen Prüfgewichtes in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfür ein geeignetes Intervall sowie die Art und den Umfang dieser Prüfung zu definieren. Informationen bezüglich der Prüfmittelüberwachung von Waagen sowie die hierfür notwendigen Prüfgewichte sind auf der KERN-Hompage ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)) verfügbar. In seinem akkreditier-tem DKD-Kalibrierlaboratorium können bei KERN schnell und kostengünstig Prüfgewichte und Waagen kalibriert werden (Rückführung auf das nationale Normal).

## 4 Grundlegende Sicherheitshinweise

### 4.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfältig durch, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit KERN-Waagen verfügen.

### 4.2 Ausbildung des Personals

Das Gerät darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden

## 5 Transport und Lagerung

### 5.1 Kontrolle bei Übernahme

Überprüfen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerät beim Auspacken auf eventuell sichtbare äußere Beschädigungen.

### 5.2 Verpackung

Bewahren Sie alle Teile der Originalverpackung für einen eventuell notwendigen Rücktransport auf.

Für Rücktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.

## 6 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

### 6.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den üblichen Einsatzbedingungen zuverlässige Wäageergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort für Ihre Waage wählen.

#### **Beachten Sie deshalb am Aufstellort folgendes:**

- Waage auf eine stabile, gerade Fläche stellen;
- extreme Wärme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden;
- Waage vor direktem Luftzug durch geöffnete Fenster und Türen schützen;
- Erschütterungen während des Wägens vermeiden;
- Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen und Staub schützen;
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit starker Feuchtigkeit aus. Eine nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerät) kann auftreten, wenn ein kaltes Gerät in eine wesentlich wärmere Umgebung gebracht wird. Akklimatisieren Sie in diesem Fall das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur.
- statische Aufladung von Wäagegut und Wäagebehälter vermeiden.



Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern, bei statischen Aufladungen sowie bei instabiler Stromversorgung sind große Anzeigeabweichungen (falsche Wägeregebnisse oder ein Fehlverhalten des Taschenrechners) möglich. Der Standort muss dann gewechselt werden.

Sollte der Taschenrechner durch statische Aufladung ein Fehlverhalten zeigen, so schalten Sie den Taschenrechner mit der Taste „ON/AC“ aus und anschließend wieder an.

## 6.2 Auspacken

Die Waage vorsichtig aus der Verpackung nehmen, Plastikhülle entfernen und die Waage am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen.

### 6.2.1 Aufstellen


Die Waage ist so aufzustellen, dass die Wägeschale genau waagrecht steht.


### 6.2.2 Lieferumfang

#### **Serienmäßiges Zubehör:**

- Taschenwaage
- Batterien
- Betriebsanleitung
- Prüfgewicht (nur bei CM 5-C2N, CM 500-GN1)
- Wägegefäß (nur bei CM 50-C2N, CM 500-GN1)
- Windschutz (nur bei CM 50-C2N, CM 500-GN1)

## 6.3 Batteriebetrieb und –wechsel

- Zur Batterieschonung schaltet die Waage 3 – 4 Minuten nach abgeschlossener Wägung automatisch ab.
- Ist die Batterie verbraucht, erscheint im Display „LO“.  Schalter drücken und sofort Batterie wechseln.

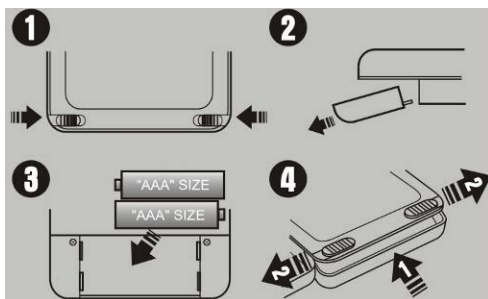


#### Batteriewechsel

1. Batteriedeckel an Waagenunterseite öffnen (Batteriedeckel entriegeln, **(Bild 1+2)**)
2. 2 AAA-Batterien einlegen (**Bild 3**)
3. Batteriedeckel wieder einsetzen

Wird die Waage längere Zeit nicht benützt, Batterien herausnehmen und getrennt aufbewahren. Auslaufen von Batterieflüssigkeit könnte die Waage beschädigen.

## 6.4 Windschutz + Wägeschale (CM 50-C2N, CM 500-GN1)

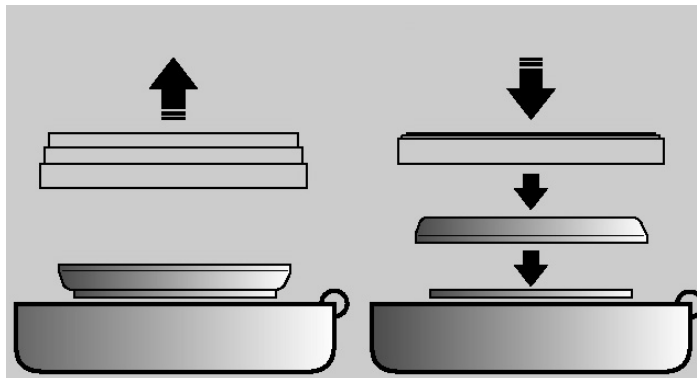

### Vor dem Wägen:

- Wägeschale aufsetzen
- Windschutz entfalten
- Wägegut in Wägeschale
- Windschutz aufsetzen

### Nach dem Wägen:

- Windschutz und Wägeschale über Wägeplatte

## 6.5 Erstinbetriebnahme

Eine Anwärmzeit von 1 Minute nach dem Einschalten stabilisiert die Messwerte. Die Genauigkeit der Waage ist abhängig von der örtlichen Fallbeschleunigung.

**Unbedingt die Hinweise im Kapitel „Justierung“ beachten.**

## 6.6 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss jede Waage – gemäß dem zugrundeliegenden physikalischen Wägeprinzip – am Aufstellort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung abgestimmt werden ( nur wenn die Waage nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Justiervorgang, muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie bei Schwankungen der Umgebungstemperatur durchgeführt werden. Um genaue Messwerte zu erhalten, empfiehlt es sich zudem, die Waage auch im Wägebetrieb periodisch zu justieren.

## 6.7 Justieren

Mit einem Justiergewicht ist die Waagengenauigkeit jederzeit überprüfbar und neu einstellbar.

### Vorgehen bei der Justierung:

Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine kurze Anwärmzeit von ca. 1 Minute zur Stabilisierung ist zweckmäßig.



Taste drücken und gedrückt halten, im Display erscheint zuerst kurz „CAL“, anschließend erscheint die genaue Größe des Justiergewichtes.

Justiergewicht in die Mitte der Wägeplatte stellen.

Kurze Zeit später erscheint „F“, dann schaltet die Waage automatisch ab.


Bei einem Justierfehler oder falschem Justiergewicht erscheint „E“ im Display.

## 7 Betrieb


### 7.1 Anzeigenübersicht CM 60-2N / CM 150-1N / CM 320-1N / CM 1K1N (Wägeeinheiten im Display)



### 7.2 Anzeigenübersicht CM 50-C2N (Wägeeinheiten auf Tastaturfolie)

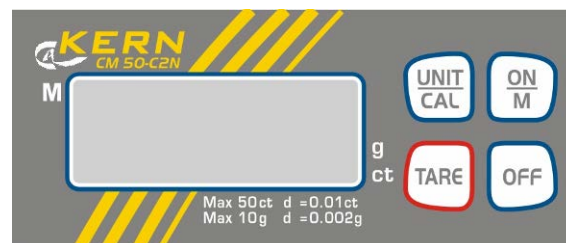

### 7.3 Anzeigenübersicht CM 500-GN1 (Wägeeinheiten auf Tastaturfolie)

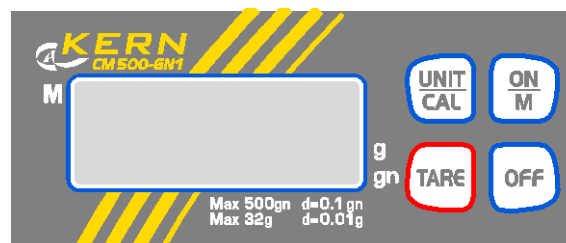

## 7.4 Bedienung

### 7.4.1 Wägen

Waage mit  Taste einschalten.

Die Waage zeigt für etwa 3 Sekunden „8888“ im Display und geht dann auf „0“. Nun ist sie betriebsbereit.


**Wichtig:** Sollte die Anzeige nicht auf „0“ stehen,  Taste drücken.


Erst jetzt (!) Wägegut auf die Wägeplatte legen. Darauf achten, daß das Wägegut nicht am Waagengehäuse oder an der Unterlage streift.

Ist das Wägegut schwerer als der Wägebereich, erscheint im Display „E“ (= Überlast) .

## 7.4.2 Trieren

Waage mit der -Taste einschalten und „0“ Anzeige abwarten.

Taragefäß auf die Wägeplatte stellen und die  Taste drücken. Die Waagenanzeige geht auf „0“. Das Gewicht des Gefäßes ist nun intern gespeichert. Wägegut in das Gefäß einfüllen, Meßwert ablesen.

Drückt man im Anschluß des Wägevorgangs wieder die  Taste, erscheint erneut „0“ im Display.

Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden, beispielsweise beim Einwiegen von mehreren Komponenten zu einer Mischung (Zuwiegen).


Die Grenze ist dann erreicht, wenn der gesamte Wägebereich belegt ist.

Nach Abnehmen des Taragefäßes erscheint das Gesamtgewicht als Minus-Anzeige.

## 7.4.3 Plus/Minus-Wägungen


Zum Beispiel zur **Stückgewichtskontrolle**

Waage mit der  Taste einschalten und „0“-Anzeige abwarten.

Sollgewicht auf Wägeplatte legen und mit  Taste auf „0“ tarieren. Sollgewicht wieder abnehmen.

Prüflinge nacheinander auf die Wägeplatte legen, jeweilige Abweichung zum Sollgewicht wird vorzeichenrichtig nach „+“ und „-“ angezeigt.

Nach dem gleichen Verfahren können auch gewichtsgleiche Packungen, bezogen auf ein Sollgewicht, hergestellt werden.

Zurück in den Wägemodus durch Drücken der  Taste.



## 7.4.4 Netto-Total-Wägungen

Nützlich, wenn man eine Mischung aus mehreren Komponenten in einen Tarabehälter einwiegt und am Schluß zur Kontrolle das Summengewicht aller eingewogenen Komponenten benötigt (*Netto-Total, d.h. ohne das Gewicht des Tarabehälters*).

### Beispiel:

Tarabehälter auf die Wägeplatte, Trieren mit der  Taste auf „0“.

Komponente ❶ einwiegen, tarieren mit  Taste (**Memory**) auf „0“. Memory-aktivierung wird durch ein Dreieck am linken Rand des Displays angezeigt.

Komponente ❷ einwiegen, bei Druck auf die  Taste erscheint das Netto-Total, d.h. das Summengewicht von den Komponenten ❶ und ❷. Trieren mit  Taste auf „0“.

Komponente ❸ einwiegen, bei Druck auf  Taste erscheint das **Netto-Total**, d.h. das Summengewicht von den Komponenten ❶, ❷ und ❸.

Rezeptur gegebenenfalls zum gewünschten Endwert auffüllen.

## 7.4.5 Fremdwägeeinheiten

Waage mit  Taste einschalten und „0“-Anzeige abwarten.

Mit der  Taste kann zwischen den verschiedenen Einheiten gewählt werden.

Folgende Wägeeinheiten stehen zur Verfügung:

### Modelle:

**CM60-2N / CM150-1N / CM320-1N / CM1K1N**

	<i>Display anzeige</i>	<i>Umrechnungsfaktor 1 g =</i>
<b>Gramm *</b>	<b>g</b>	<b>1</b>
Tael Taiwan	tlt	0.02667
Tola	tol	0.08573

\*Werkseinstellung

### Modell:

**CM50-C2N**

	<i>Display anzeige</i>	<i>Umrechnungsfaktor 1 g =</i>
<b>Gramm *</b>	<b>g</b>	<b>1</b>
Carat	ct	5

\*Werkseinstellung

### Modell:

**CM500-GN1**




	<i>Display anzeige</i>	<i>Umrechnungsfaktor 1 g =</i>
<b>Gramm *</b>	<b>g</b>	<b>1</b>
Grain	gn	15.43236

\*Werkseinstellung

## 7.5 Hinterleuchtung der Anzeige

Im Menü können sie die Funktion der Anzeigehinterleuchtung ein- bzw. ausschalten. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Waage ausschalten.

 Taste drücken und gedrückt halten, die  Taste einmal betätigen, nach Loslassen der  Taste erscheint im Display „bl“.

Mit der  Taste bestätigen.


Mit der  Taste kann nun zwischen folgenden Einstellungen ausgewählt werden:

Anzeige	Einstellung	Funktion
„bl“ <b>on</b>	Hinterleuchtung eingeschaltet	Kontrastreiche Anzeige, die auch im Dunkeln abgelesen werden kann.
„bl“ <b>off</b>	Hinterleuchtung ausgeschaltet	Batterieschonung
„bl“ <b>Ch</b>	Hinterleuchtung schaltet sich 10 Sekunden nach Erreichen eines stabilen Wägewertes automatisch ab	Batterieschonung

Mit  Taste Ihre ausgewählte Einstellung bestätigen.

## 7.6 Taschenrechnerfunktionen

(Modelle CM 50-C2N u. CM 500-GN1 verfügen über keinen Taschenrechner)

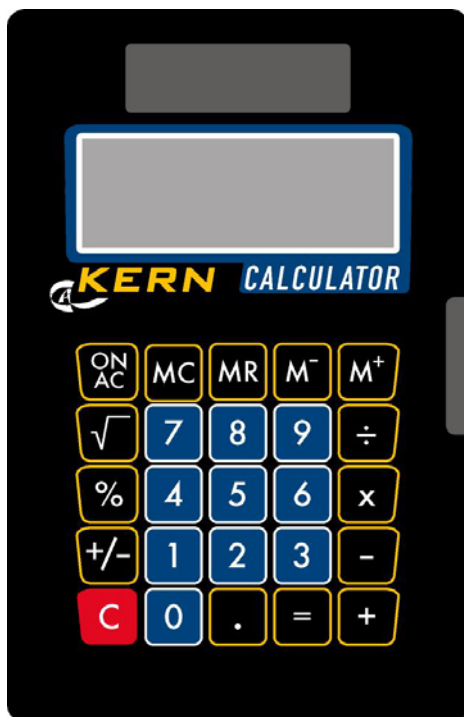

KERN CM Taschenrechner	
ON/AC	Taschenrechner einschalten / Alle Speicher löschen
+	Grundrechenart Addition
-	Grundrechenart Subtraktion
÷	Division
x	Multiplikation
=	Ergebnis
%	Prozent
M +	Zum Speicherinhalt addieren
M -	Vom Speicherinhalt subtrahieren
MC	Speicher löschen
MR	Speicherinhalt auslesen
+/-	Vorzeichenwechsel
√	Wurzel
,	Komma
C	löschen

Hinweis:

Ein Datenaustausch zwischen Waage und Taschenrechner ist nicht möglich.

## 8 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

### 8.1 Reinigen

Vor der Reinigung trennen Sie das Gerät bitte von der Betriebsspannung.

Benutzen Sie bitte keine aggressiven Reinigungsmittel (Lösungsmittel o.ä.), sondern nur ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt und reiben Sie mit einem trockenen, weichen Tuch nach.

Lose Probenreste/Pulver können vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaubsauger entfernt werden.

**Verschüttetes Wägegut sofort entfernen.**

### 8.2 Wartung, Instandhaltung

Das Gerät darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden.

### 8.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerät ist vom Betreiber nach gültigem nationalem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzuführen.

## 9 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Störung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet werden. Der Wägevorgang muss dann wieder von vorne begonnen werden.

Hilfe:

### Störung

### Mögliche Ursache

Die Gewichtsanzeige leuchtet nicht.

- Die Waage ist nicht eingeschaltet.
- Die Batterien sind falsch eingelegt oder leer.
- Es sind keine Batterien eingelegt.

Die Gewichtsanzeige ändert sich fortwährend

- Luftzug/Luftbewegungen
- Vibrationen des Tisches/Bodens
- Die Wägeplatte hat Berührung mit Fremdkörpern.
- Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung (Anderen Aufstellungsort wählen/ falls möglich störendes Gerät ausschalten)

Das Wäageergebnis ist offensichtlich falsch

- Die Waagenanzeige steht nicht auf Null
- Die Justierung stimmt nicht mehr.
- Es herrschen starke Temperaturschwankungen.
- Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung (Anderen Aufstellungsort wählen/ falls möglich, störendes Gerät ausschalten)

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten. Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.




**Nur gültig für Deutschland!**

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß Batterieverordnung verpflichtet, Endverbraucher auf folgendes hinzuweisen:


Endverbraucher sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus gesetzlich verpflichtet. Batterien/Akkus können nach Gebrauch in kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Dabei muss das übliche Gebrauchsende der Batterien/Akkus erreicht sein, ansonsten muss Vorsorge gegen Kurzschluss getroffen werden.

⇒ Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer **durchgestrichenen Mülltonne** und dem **chemischen Symbol (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, oder Pb = Blei)** des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.

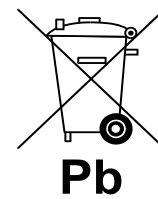

⇒ Schadstoffarme Batterien nur mit einer **durchgestrichenen Mülltonne**.

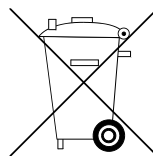

Die Rückgabemöglichkeit beschränkt sich auf Batterien der Art, die wir in unserem Sortiment führen oder geführt haben, sowie auf die Menge, deren sich Endverbraucher üblicherweise entledigen.



# KERN CM

Version 1.9 05/2016

## Operation instructions

### Pocket Balance

#### Table of contents

<b>1</b>	<b>Technical data</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Declaration of conformity</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Fundamental information (general)</b> .....	<b>5</b>
3.1	Intended use .....	5
3.2	Inappropriate use .....	5
3.3	Guarantee .....	5
3.4	Monitoring the test substances .....	5
<b>4</b>	<b>Fundamental safety information</b> .....	<b>6</b>
4.1	Observe the information in the operating instructions .....	6
4.2	Staff training.....	6
<b>5</b>	<b>Transport and storage</b> .....	<b>6</b>
5.1	Acceptance check .....	6
5.2	Packaging .....	6
<b>6</b>	<b>Unpacking, installation and commissioning</b> .....	<b>6</b>
6.1	Place of installation, place of use .....	6
6.2	Unpacking.....	7
6.2.1	Installation.....	7
6.2.2	List of items supplied .....	7
6.3	Battery operation and change.....	7
6.4	Draft shield + weighing container (CM 50-C2N, CM 500-GN1).....	8
6.5	Initial start-up .....	8
6.6	Adjustment.....	8
6.7	Adjusting.....	8
<b>7</b>	<b>Operation</b> .....	<b>9</b>
7.1	Overview of display CM 60-2N / CM 150-1N / CM 320-1N / CM 1K1N.....	9
7.2	Overview of display CM 50-C2N.....	9
7.3	Overview of display CM 500-GN1 .....	9
7.4	Operating elements .....	9
7.4.1	Weighing.....	9
7.4.2	Taring.....	10
7.4.3	Plus/Minus Weighings .....	10
7.4.4	Net-total weighings .....	10
7.4.5	Unit change.....	11
7.5	Rear illuminated display.....	12
7.6	Calculator.....	13
<b>8</b>	<b>Maintenance, upkeep, disposal</b> .....	<b>13</b>
8.1	Cleaning.....	13
8.2	Maintenance, upkeep .....	13
8.3	Disposal.....	13
<b>9</b>	<b>Troubleshooting</b> .....	<b>14</b>

## 1 Technical data

KERN	CM 60-2N	CM150-1N	CM 320-1N	CM 1K1N
Readout (d)	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g
Weighing range (max)	60 g	150 g	320 g	1.000 g
Taring range (subtractive)	60 g	150 g	320 g	1.000 g
Recommended adjusting weight, not included (class)	50 g (M2)	100 g (M3)	200 g (M3)	1000 g (M3)
Optimal temperature range	18 – 25 °C			
Units	g / tol / tlt			
Permissible relative humidity	< 85 %(non-condensing)			
Weighing plate mm	70 x 80			
Size (B x H x T) mm	85 x 130 x 25			

KERN	CM 50-C2N		CM 500-GN1	
Readout (d)	0,01 ct	0,002 g	0,1 gn	0,01 g
Weighing range (max)	50ct	10 g	500 gn	32 g
Taring range (subtractive)	50ct	10 g	500 gn	32 g
Test weight (included)	5 g (M1)		10 g (M2)	
Units	ct / g		g / gn	
Optimal temperature range	18 – 25 °C			
Permissible relative humidity	< 85 % (non-condensing)			
Weighing plate mm	40 x 50			
Size (B x H x T) mm	85 x 130 x 25			

## 2 Declaration of conformty

To view the current EC/EU Declaration of Conformity go to:

[www.kern-sohn.com/ce](http://www.kern-sohn.com/ce)

## 3 Fundamental information (general)

### 3.1 Intended use

The balance you have acquired serves to determine the weighing value of the material to be weighed. It is intended to be used as a “non-automatic” balance, i.e. the material to be weighed is manually and carefully placed in the centre of the weighing plate. The weighing value can be read off after a stable weighing value has been obtained.

### 3.2 Inappropriate use

Do not use the balance for dynamic weighing. In the event that small quantities are removed or added to the material to be weighed, incorrect weighing results can be displayed due to the “stability compensation” in the balance. (Example: Slowly draining fluids from a container on the balance.)

Do not leave a permanent load on the weighing plate. This can damage the measuring equipment.

Be sure to avoid impact shock and overloading the balance in excess of the prescribed maximum load rating (max.), minus any possible tare weight that is already present. This could cause damage to the balance.

Never operate the balance in hazardous locations. The series design is not explosion-proof.

Structural alterations may not be made to the balance. This can lead to incorrect weighing results, faults concerning safety regulations as well as to destruction of the balance.

The balance may only be used in compliance with the described guidelines. Varying areas of application/planned use must be approved by KERN in writing.

### 3.3 Guarantee

The guarantee is not valid following

- non-observation of our guidelines in the operating instructions
- use outside the described applications
- alteration to or opening of the device
- mechanical damage and damage caused by media, liquids
- natural wear and tear
- inappropriate erection or electric installation
- overloading of the measuring equipment

### 3.4 Monitoring the test substances

The metrology features of the balance and any possible available adjusting weight must be checked at regular intervals within the scope of quality assurance. For this purpose, the answerable user must define a suitable interval as well as the nature and scope of this check. Information is available on KERN’s home page ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)) with regard to the monitoring of balance test substances and the test weights required for this. Test weights and balances can be adjusted quickly and at a reasonable price in KERN’s accredited DKD calibration laboratory (return to national normal).

## 4 Fundamental safety information

### 4.1 Observe the information in the operating instructions

Please read the operating instructions carefully before erecting and commissioning, even if you already have experience with KERN balances.

### 4.2 Staff training

The device may only be operated and looked after by trained members of staff.

## 5 Transport and storage

### 5.1 Acceptance check

Please check the packaging immediately upon delivery and the device during unpacking for any visible signs of external damage.

### 5.2 Packaging

Please retain all parts of the original packaging in case it should be necessary to return items at any time.

Only the original packaging should be used for return consignments.

## 6 Unpacking, installation and commissioning

### 6.1 Place of installation, place of use

The balance is constructed in such a way that reliable weighing results can be achieved under normal application conditions.

By selecting the correct location for your balance, you will be able to work quickly and precisely.

***Therefore please observe the following at the place of installation:***

- Place the balance on a firm, level surface;
- Avoid extreme heat as well as temperature fluctuation caused by installing next to a radiator or in the direct sunlight;
- Protect the balance against direct draughts due to open windows and doors;
- Avoid jarring during weighing;
- Protect the balance against high humidity, vapours and dust;
- Do not expose the device to extreme dampness for longer periods of time. Inadmissible bedewing (condensation of air moisture on the device) can occur if a cold device is taken into a significantly warmer environment. In this case, please acclimatise the device for approx. 2 hours at room temperature after it has been disconnected from the mains.
- Avoid static charging of the material to be weighed, weighing container and windshield.

Major display deviations (incorrect weighing results, or a failure function of the calculator) are possible if electromagnetic fields occur as well as due to static charging and instable power supply. It is then necessary to change the location.

If the calculator is interrupted by static charging, reset it to normal by pressing the "ON/AC" button.

## 6.2 Unpacking

Carefully remove the balance from its packaging, remove the plastic wrapping and position the balance in its intended working location.

### 6.2.1 Installation


Install the balance in such a fashion that the weighing plate is absolutely horizontal.


### 6.2.2 List of items supplied

#### **Standard accessories:**

- Pocket balance
- Batteries
- Operating instructions
- Test weight (only CM 5-C2N, CM 500-GN1)
- Weighing container (only CM 50-C2N, CM 500-GN1)
- Draft shield (only CM 50-C2N, CM 500-GN1)

## 6.3 Battery operation and change

- Battery conservation through automatic power-off **3 –4** minutes after ending a weighing operation.
- When the battery power is used the display will show "LO". Press the  key and change the batteries at once.

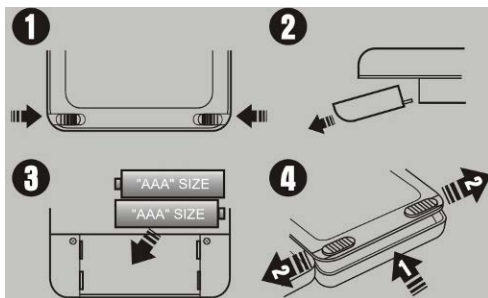


#### Battery change

1. Open the battery compartment cover located at the bottom of the balance (Unblocking battery compartment cover ( **picture 1+2**).
2. Insert 2 AAA type batteries ( **picture 3** ).
3. Re-insert and lock the battery cover.( **picture 4**).

When the balance is not in use for a longer period of time remove batteries and keep them separately. Leakage of battery liquid might damage the balance.

## 6.4 Draft shield + weighing container (CM 50-C2N, CM 500-GN1)

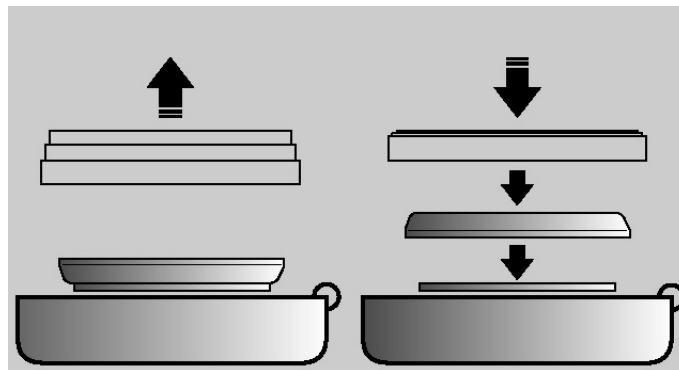

### Before weighing:

- Put on Weighing pan
- Unfold draft shield
- Place the weighing material on weighing plate.
- put on draft shield.

### After weighing:

- Put Draft shield and weighing pan over weighing plate

## 6.5 Initial start-up

A warm-up time of 1 minutes stabilises the measured values after switching on. The accuracy of the balance depends on the local acceleration of the fall. Please be sure to observe the information in the chapter on adjusting.

## 6.6 Adjustment

As the acceleration value due to gravity is not the same at every location on earth, each balance must be coordinated – in compliance with the underlying physical weighing principle - to the existing acceleration due to gravity at its place of location (only if the balance has not already been adjusted to the location in the factory). This adjustment process must be carried out during the initial start-up, after change in location and variation of surrounding temperature. It is also recommendable to adjust the balance periodically during weighing operation in order to obtain exact measured values.


## 6.7 Adjusting

Using a precision weight, the accuracy of the balance can be checked at any time and adjusted.

### Adjustment procedure:

Check that the surrounding conditions are stable.

A short warm-up time of about 1 minutes are recommended for stabilisation.

Press  key approx. 3 seconds, "CAL" and then the exact weight of the adjusting weight will appear the display.

Place the adjusting weight on the centre of the weighing plate.

"F" will appear somewhat later, and then turn off.

In case of an adjusting error or a wrong adjusting weight "E" appears in the display.



## 7 Operation


### 7.1 Overview of display CM 60-2N / CM 150-1N / CM 320-1N / CM 1K1N (Units on display)



### 7.2 Overview of display CM 50-C2N (Units on panel sheet)



### 7.3 Overview of display CM 500-GN1 (Units on panel sheet)

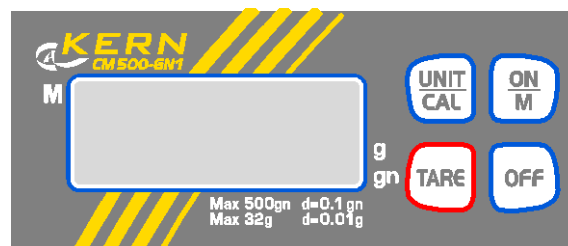

### 7.4 Operating elements

#### 7.4.1 Weighing

Switch the balance on by pressing the  $\sqrt{\text{O}}$  key.

The balance will show “8888” for approx. 3 seconds and then change to “0”. Now it is ready for use.


**Important:** If the display does not show 0, press the  $\sqrt{\text{TARE}}$  key.

Only now (!) place object on the weighing pan. Make sure that the weighing object does not stripe or touch the housing or base.


If the object should be heavier than the weighing range allowance, the symbol “E” (overload) will appear on the display .

## 7.4.2 Taring

Switch the balance on by pressing the  key, then wait for the “0” indication.

Place the tare cup on the weighing plate and press the  key. Indication will go to “0”. Now the weight of the cup is memorised internally.

Fill the object into the cup, read the measuring value.

By pressing the  key after a weighing procedure, “0” will appear on the display again.

The taring procedure can be repeated continuously, for instance when mixing several components.


The limit is reached when the full weighing range is overlay.

After having removed the tare cup, the total weight will appear as a negative value.


## 7.4.3 Plus/Minus Weighings

For instance to control **piece-weights**.

Switch the balance on by pressing the  key, then wait until “0” is indicated.

Place rated weight on the weighing plate and tare on “0” by  key. Remove rated weight.


Place the objects on the weighing pan successively, the balance will show any deviation from the rated weight in “+” and “-”.


According to the same procedure packages with the same weight, related to a rated weight, can be produced. Return to the weighing mode by pressing the  key.



## 7.4.4 Net-total weighings

Useful when a mixture of several components will be weighed in a tare cup, and finally the sum weight of all components weighed in will be needed for direction (net-total, i.e. without the weight of the tare cup).


### Example:

Tare cup on weighing plate, tare on “0” by pressing the  key.



Weigh component ❶ and tare back to “0” with the  key. The activation of the memory is shown by a triangle on the far left of the display.

Weigh component ❷, by pressing the  key the net total is displayed, this means the sum of component ❶ and ❷. Tare to “0” by pressing the  key.

Weigh component ❸, by pressing the  key the net-total is displayed, this means the sum of the components ❶ and ❷ and ❸.

If necessary fill the formula container up to the desirable level. To return to the weighing mode press the  key

### 7.4.5 Unit change

Switch the balance on by pressing the  key, then wait for the “0” indication. The units set in the balance can be selected between the different units, by pressing the  key

#### Models:

**CM 60-2N / CM 150-1N / CM 320-1N / CM 1K1N**

	<i>Display</i>	<i>Conversion factor</i> <b>1 g =</b>
<b>Gramm *</b>	<b>g</b>	<b>1</b>
Tael Taiwan	tlt	0.02667
Tola	tol	0.08573

\* Factory setting

#### Model:

**CM 50-C2N**

	<i>Display</i>	<i>Conversion factor</i> <b>1 g =</b>
<b>Gramm *</b>	<b>g</b>	<b>1</b>
Carat	ct	5

\* Factory setting

#### Model:

**CM 500-GN1**




	<i>Display</i>	<i>Conversion factor</i> <b>1 g =</b>
<b>Gramm *</b>	<b>g</b>	<b>1</b>
Grain	gn	15.43236


\* Factory setting


## 7.5 Rear illuminated display

To choose the backlight mode, please follow the below instruction for the setting:


Turn off the balance.

Press and hold the  key, then press the  key one time; after that release the  key. Display shows „bl“.

Press the  key to confirm the entry of the backlight mode.


Press the  key to switch among the modes:

Display	Mode	Function
„bl“ on	Backlight on	Contrasting display which can also be read in the dark.
„bl“ off	Backlight off	Save the battery
„bl“ Ch	Backlight switches automatically off 10 sec after stable indication	Save the battery

Confirm with the  key.

## 7.6 Calculator

(not included in models CM50-C2N and CM500-GN1)

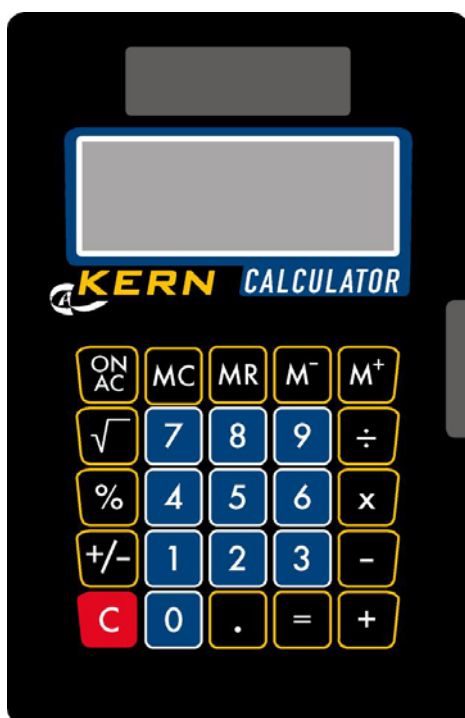

KERN CM Calculator	
ON/AC	Switch ON /All clear
+	Addition
-	Subtraction
÷	Division
x	Multiplication
=	Result
%	Percent
M +	Memory plus
M -	Memory minus
MC	Memory clear
MR	Independent Memory recall
+/-	Sign change
√	Square Root
,	Comma
C	Clear

Notice:

Data exchange between balance and pocket calculator is not possible.

## 8 Maintenance, upkeep, disposal

### 8.1 Cleaning

Please disconnect the device from the operating voltage before cleaning.

Only use a cloth dampened with mild suds and not aggressive cleaning agents (solvents or similar). Please ensure that fluids are not able to get into the device and rub off using a clean, soft cloth.

Loose sample residue/powder can be removed carefully using a brush or hand vacuum cleaner.

**Remove any spilt material to be weighed immediately.**

### 8.2 Maintenance, upkeep

The device may only be opened by trained service engineers authorised by KERN.

### 8.3 Disposal

The operating company shall dispose of the packaging and the device in compliance with the valid national or regional law of the operating location.

## 9 Troubleshooting

The balance should be switched off for a short time following an interruption in the programme sequence . It is then necessary to repeat the weighing process from the beginning.

Help:

### Interruption

### Possible cause

Weight display is not illuminated.

- The balance is not switched on.
- The batteries are wrongly inserted, the batteries are empty
- No batteries are attached

The weight display changes continually

- Draught/air movement
- Table/floor vibrations
- The weighing plate is in contact with foreign matter.
- Electromagnetic fields / static charging (choose different location/switch off interfering device if possible)

The weighing result is obviously incorrect

- The balance display is not set to zero
- Adjustment is no longer correct.
- Great fluctuations in temperature.
- Electromagnetic fields / static charging (choose different location/switch off interfering device if possible)

Switch the balance off if other error messages should appear and then switch on again. Contact the manufacturer if the error message does not disappear.





# KERN CM

Version 1.9 05/2016

## Mode d'emploi

### Balance de poche

#### Table des matières

<b>1</b>	<b>Données techniques</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Déclaration de conformité</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Indications fondamentales (généralités)</b> .....	<b>5</b>
3.1	Utilisation conforme à la destination de l'appareil .....	5
3.2	Utilisation inadéquate .....	5
3.3	Garantie .....	5
3.4	Vérification des moyens de contrôle.....	6
<b>4</b>	<b>Indications fondamentales concernant la sécurité</b> .....	<b>6</b>
4.1	Observez les indications du mode d'emploi .....	6
4.2	Formation du personnel .....	6
<b>5</b>	<b>Transport et stockage</b> .....	<b>6</b>
5.1	Contrôle à la réception de l'appareil .....	6
5.2	Emballage.....	6
<b>6</b>	<b>Déballage, installation et mise en service</b> .....	<b>7</b>
6.1	Lieu d'installation, lieu d'utilisation .....	7
6.2	Déballage.....	7
6.2.1	Installation.....	7
6.2.2	Contenu livré.....	8
6.3	Alimentation par piles et remplacement .....	8
6.4	Paravent + Récipient (CM 50-C2N, CM 500-GN1) .....	8
6.5	Première mise en service.....	9
6.6	Ajustage.....	9
6.7	Ajuster .....	9
<b>7</b>	<b>Fonctionnement</b> .....	<b>10</b>
7.1	Vue d'ensemble des affichages CM 60-2N/CM 150-1N/CM 320-1N/CM 1K1N.....	10
7.2	Vue d'ensemble des affichages CM 50-C2N .....	10
7.3	Vue d'ensemble des affichages CM 500-GN1 .....	10
7.4	Commande .....	10
7.4.1	Pesage.....	10
7.4.2	Tarage .....	11
7.4.3	Pesage plus/moins .....	11
7.4.4	Pesage total - net.....	11
7.4.5	Autres unités de pesée .....	12
7.5	Affichage rétro éclairé.....	13
7.6	Fonctions de la calculatrice .....	14
<b>8</b>	<b>Intenance, entretien, élimination</b> .....	<b>14</b>
8.1	Nettoyage .....	14
8.2	Maintenance, entretien.....	14
8.3	Élimination .....	14
<b>9</b>	<b>Aide succincte en cas de panne</b> .....	<b>15</b>



## 1 Données techniques

KERN	CM 60-2N	CM150-1N	CM 320-1N	CM 1K1N
Lecture (d)	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g
Portée (max.)	60 g	150 g	320 g	1.000 g
Portée de tarage (soustractive)	60 g	150 g	320 g	1.000 g
Recommandé poids d'ajustage, non fourni (classe)	50 g (M2)	100 g (M3)	200 g (M3)	1000 g (M3)
Température ambiante	18 – 25 °C			
Unités	g / tol / tlt			
Humidité de l'air	< 85 %(non condensée)			
Plateau mm	70 x 80			
Boîtier (L x P x H) mm	85 x 130 x 25			

KERN	CM 50-C2N		CM 500-GN1	
Lecture (d)	0,01 ct	0,002 g	0,1 gn	0,01 g
Portée (max.)	50ct	10 g	500 gn	32 g
Portée de tarage (soustractive)	50ct	10 g	500 gn	32 g
Poids de contrôle (fourni)	5 g (M1)		10 g (M2)	
Unités	ct / g		g / gn	
Température ambiante	18 – 25 °C			
Humidité de l'air	< 85 % (non condensée)			
Plateau mm	40 x 50			
Boîtier (L x P x H) mm	85 x 130 x 25			

## 2 Déclaration de conformité

Vous trouvez la déclaration de conformité CE- UE actuelle online sous:

**[www.kern-sohn.com/ce](http://www.kern-sohn.com/ce)**

### 3 Indications fondamentales (généralités)

#### 3.1 Utilisation conforme à la destination de l'appareil

La balance que vous avez achetée sert à la détermination de la valeur de pesée de matières devant être pesées. Elle est conçue pour être utilisée comme „balance non automatique“, c' à d. que les matières à peser seront posées manuellement et avec précaution au milieu du plateau de pesée. La valeur de pesée peut être lue une fois stabilisée.

#### 3.2 Utilisation inadéquate

Ne pas utiliser la balance pour des pesées dynamiques. Dans le cas où de petites quantités des matières à peser sont retirées ou ajoutées, le dispositif de « compensation de stabilité » intégré dans la balance peut provoquer l'affichage de résultats de pesée erronés. (Exemple : lorsque des liquides dégoulinent lentement d'un récipient posé sur la balance.)

Ne pas laisser trop longtemps une charge sur le plateau de pesée. A long terme, cette charge est susceptible d'endommager le système de mesure.

Eviter impérativement de cogner la balance ou de charger cette dernière au-delà de la charge maximale indiquée (Max.) après déduction éventuelle d'une charge de tare déjà existante. Sinon, la balance pourrait être endommagée.

Ne jamais utiliser la balance dans des endroits où des explosions sont susceptibles de se produire. Le modèle série n'est pas équipé d'une protection contre les explosions.

Toute modification constructive de la balance est interdite. Ceci pourrait provoquer des résultats de pesée erronés, des défauts sur le plan de la technique de sécurité ainsi que la destruction de la balance.

La balance ne doit être utilisée que selon les prescriptions indiquées. Les domaines d'utilisation/d'application dérogeant à ces dernières doivent faire l'objet d'une autorisation écrite délivrée par KERN.

#### 3.3 Garantie

La garantie n'est plus valable en cas

- de non-observation des prescriptions figurant dans notre mode d'emploi
- d'utilisation outrepassant les applications décrites
- de modification ou d'ouverture de l'appareil
- d'endommagement mécanique et d'endommagement lié à des matières ou des liquides
- de détérioration naturelle et d'usure
- de mise en place ou d'installation électrique inadéquates
- de surcharge du système de mesure

### 3.4 Vérification des moyens de contrôle

Les propriétés techniques de mesure de la balance et du poids de contrôle éventuellement utilisé doivent être contrôlées à intervalles réguliers dans le cadre des contrôles d'assurance qualité. A cette fin, l'utilisateur responsable doit définir un intervalle de temps approprié ainsi que le type et l'étendue de ce contrôle. Des informations concernant la vérification des moyens de contrôle des balances ainsi que les poids de contrôle nécessaires à cette opération sont disponibles sur le site KERN ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)). Grâce à son laboratoire de calibrage accrédité DKD, KERN propose un calibrage rapide et économique pour les poids d'ajustage et les balances (sur la base du standard national).

## 4 Indications fondamentales concernant la sécurité

### 4.1 Observez les indications du mode d'emploi

Lisez attentivement la totalité de ce mode d'emploi avant l'installation et la mise en service de la balance, et ce même si vous avez déjà utilisé des balances KERN.

### 4.2 Formation du personnel

L'appareil ne doit être utilisé et entretenu que par des collaborateurs formés à cette fin.

## 5 Transport et stockage

### 5.1 Contrôle à la réception de l'appareil

Nous vous prions de contrôler l'emballage dès son arrivée et de vérifier lors du déballage que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs visibles.

### 5.2 Emballage

Conservez l'ensemble des pièces de l'emballage d'origine pour le cas où l'appareil devrait être renvoyé au fabricant.

L'appareil ne peut être renvoyé que dans l'emballage d'origine.

## 6 Déballage, installation et mise en service

### 6.1 Lieu d'installation, lieu d'utilisation

La balance a été construite de manière à pouvoir obtenir des résultats de pesée fiables dans les conditions d'utilisation d'usage.

Vous pouvez travailler rapidement et avec précision à condition d'installer votre balance à un endroit approprié.

***A cette fin, tenez compte des points suivants concernant le lieu d'installation:***

- Placer la balance sur une surface solide et plane;
- Eviter d'exposer la balance à une chaleur extrême ainsi qu'une fluctuation de température, par exemple en la plaçant près d'un chauffage, ou de l'exposer directement aux rayons du soleil;
- Protéger la balance des courants d'air directs pouvant être provoqués par des fenêtres ou des portes ouvertes;
- Eviter les secousses durant la pesée;
- Protéger la balance d'une humidité atmosphérique trop élevée, des vapeurs et de la poussière;
- N'exposez pas trop longtemps la balance à une humidité élevée. L'installation d'un appareil froid dans un endroit nettement plus chaud peut provoquer l'apparition d'une couche d'humidité (condensation de l'humidité atmosphérique sur l'appareil) non autorisée. Dans ce cas, laissez l'appareil coupé du secteur s'acclimater à la température ambiante pendant env. 2 heures.
- Eviter une charge électrostatique des matières à peser, du récipient et de la cage de pesée.

L'apparition de champs électromagnétiques ou de charges électrostatiques, ainsi que l'électricité instable peut provoquer des divergences d'affichage importantes (résultats de pesée erronés, nonfonctionnement de la calculatrice). Il faut alors installer la balance à un autre endroit.

Si la calculatrice est interrompue par une charge statique, il faut la remettre dans le mode normal en appuyant la touche ON/AC.

### 6.2 Déballage

Sortir avec précaution la balance de l'emballage, retirer la pochette en plastique et installer la balance au poste de travail prévu à cet effet.

#### 6.2.1 Installation


La balance doit être installée de manière à ce que le plateau de pesée soit placé exactement à l'horizontale.


## 6.2.2 Contenu livré

### Accessoires série:

- Balance de poche
- Batteries
- Mode d'emploi
- Poids de contrôle (seulement avec la CM 5-C2N, CM 500-GN1)
- Récipient (CM 50-C2N, CM 500-GN1)
- Paravent (CM 50-C2N, CM 500-GN1)

## 6.3 Alimentation par piles et remplacement


- Afin de ménager les piles, la balance se met automatiquement hors service **3 à 4** minutes après la fin de la dernière pesée.
- Lorsque la pile est épuisée, le message « **LO** » apparaît sur l'écran. Appuyez alors sur la touche «  » et remplacez la pile immédiatement.

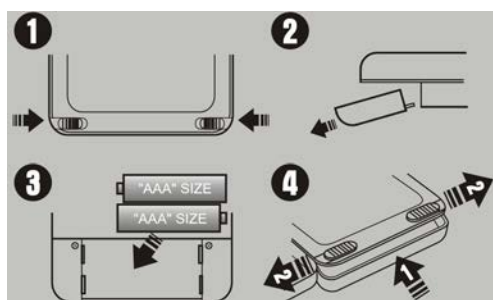

### Piles et remplacement

1. Ouvrir le couvercle de l'emplacement des piles au dessous de la balance. Débloquer le couvercle de l'emplacement des piles (**photo 1+2**).
2. Placer 2 batteries AAA (**photo 3**).
3. Reinstaller le couvercle de l'emplacement des piles. Bloquer le couvercle de l'emplacement des piles (**photo 4**).

## 6.4 Paravent + Récipient (CM 50-C2N, CM 500-GN1)

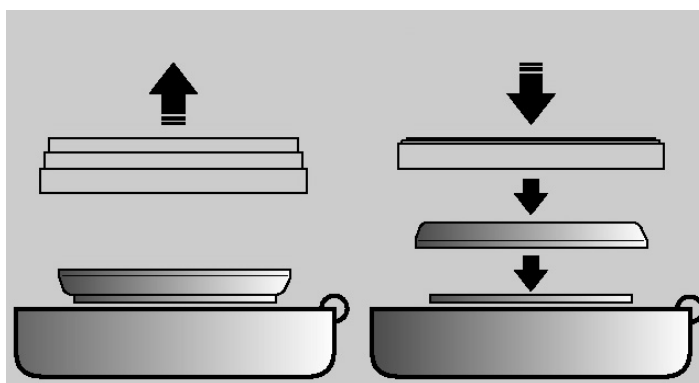

### Avant le pesage:

- Poser le récipient
- Déplier l'abri contre le vent
- Poser le matériel dans le récipient
- Installer la l'abri contre le vent

### Après le pesage:

- Mettre l'abri contre le vent et le récipient sur le plateau

## 6.5 Première mise en service

Un temps de chauffe de 1 minutes intervenant après la mise en marche stabilise les valeurs de mesure.

La précision de la balance dépend de l'accélération due à la pesanteur.

Il est impératif de tenir compte des indications du chapitre Ajustage.


## 6.6 Ajustage

Etant donné que la valeur d'accélération de la pesanteur varie d'un lieu à l'autre sur la terre, il est nécessaire d'adapter chaque balance – conformément au principe physique fondamental de pesée – à l'accélération de la pesanteur du lieu d'installation (uniquement si la balance n'a pas déjà été ajustée au lieu d'installation en usine). Ce processus d'ajustage doit être effectué à chaque première mise en service et après chaque changement de lieu d'installation et à fluctuations du température d'environs. Pour obtenir des valeurs de mesure précises, il est recommandé en supplément d'ajuster aussi périodiquement la balance en fonctionnement de pesée.

## 6.7 Ajuster

L'exactitude de la balance peut être à tout moment contrôlée et réglée à nouveau au moyen d'un poids d'ajustage.

### Ajustage (CAL)

Pressez la touche  et restez sur la touche jusqu'à l'affichage montre « **CAL** » et après le valeur du poids d'ajustage.

Posez le poids de d'ajustage au centre du plateau de la balance.

« **F** » apparaît pendant un court instant, puis la balance s'éteint

S'il y a une erreur d'ajustage ou un poids d'ajustage, il apparaît „E“ sur l'afficheur incorrect.

## 7 Fonctionnement


### 7.1 Vue d'ensemble des affichages CM 60-2N/CM 150-1N/CM 320-1N/CM 1K1N (Unités de pesage dans le display)



### 7.2 Vue d'ensemble des affichages CM 50-C2N (Unités de pesage sur le clavier)



### 7.3 Vue d'ensemble des affichages CM 500-GN1 (Unités de pesage sur le clavier)

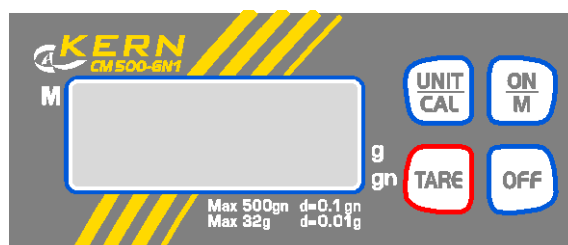

### 7.4 Commande

#### 7.4.1 Pesage

Allumer la balance en appuyant sur  $\sqrt{\text{O}}$ .

L'indication « 8888 » apparaît pendant environ trois secondes, puis un « 0 » s'affiche : la balance est prête.


**Important :** Si « 0 » ne veut pas se stabiliser, appuyer sur  $\sqrt{\text{TARE}}$ .


Ensuite, poser l'objet sur le plateau. Assurez-vous qu'il ne soit pas en contact avec le carter ou le support.

Si l'objet dépasse la charge autorisée, un « E » (=Surcharge) apparaît.



## 7.4.2 Tarage

Mettez la Balance en marche avec la touche  et attendez que l'écran affiche « 0 ».

Posez le récipient de tare sur le plateau et appuyez sur la touche . L'écran de la balance affiche « 0 ». Le poids du récipient est maintenant enregistré dans la mémoire interne.

Placez l'objet à peser dans le récipient et lisez la valeur indiquée.


Si l'on appuie de nouveau sur la touche  après avoir terminé la pesée, le « 0 » réapparaît à l'écran.


Le tarage peut être renouvelé plusieurs fois ; par exemple, en cas de pesage de plusieurs composantes pour un mélange (pesage de composantes).

Après avoir retiré le récipient de tare, l'affichage du poids total apparaît en tant que valeur négative.

## 7.4.3 Pesage plus/moins


Par exemple pour le contrôle **du poids unitaire**.

Mettez la balance en marche à l'aide de la touche  et attendez que le signe « 0 » apparaisse.

Posez le poids de référence sur le plateau et procédez au tarage à « 0 » à l'aide de la touche . Retirez le poids de référence.

Placez les échantillons les uns après les autres sur le plateau ; chaque déviation par rapport au poids de référence est indiquée par le signe « + » ou « - ».


Selon le même procédé, des emballages de poids identique peuvent être fabriqués, avec pour référence un poids de consigne.


Appuyez sur la touche  pour retourner au mode de pesage.



## 7.4.4 Pesage total - net


Pratique lorsque l'on veut peser plusieurs composants d'un mélange, et à la fin, pour le contrôle de la somme totale des poids (poids net total c'est-à-dire sans le poids du récipient de tare).


### Exemple :

Poser le récipient de tare sur le plateau et appuyer sur .


Peser le composant ❶. Tarer à Zéro avec la touche . L'activation de la mémoire interne est indiquée par la présence d'un triangle sur l'écran.


Peser le composant ❷. En appuyant sur la touche , le poids total net (somme des poids ❶ et ❷) apparaît. Tarer à zéro avec la touche .

Peser le composant ❸. En appuyant sur la touche , le poids total net (somme des poids ❶ et ❷ et ❸) apparaît.

Procéder de la même manière autant de fois que nécessaire. Revenir au mode de pesage avec la touche .

### 7.4.5 Autres unités de pesée

Mettez la Balance en marche avec la touche  et attendez que l'écran affiche « 0 ».

Avec la touche  on peut choisir entre les différents unités.

Les unités de pesée suivantes sont disponibles :

**Modèle:**

**CM 60-2N / CM 150-1N / CM 320-1N / CM 1K1N**

	<i>Affichage</i>	<i>Facteur de conversion 1 g =</i>
<b>Gramm *</b>	<b>g</b>	<b>1</b>
Tael Taiwan	tlt	0.02667
Tola	tol	0.08573

\* Réglage par l'usine

**Modèle:**

**CM 50-C2N**

	<i>Affichage</i>	<i>Facteur de conversion 1 g =</i>
<b>Gramm *</b>	<b>g</b>	<b>1</b>
Carat	ct	5

\* Réglage par l'usine

**Modèle:**

**CM 500-GN1**




	<i>Affichage</i>	<i>Facteur de conversion 1 g =</i>
<b>Gramm *</b>	<b>g</b>	<b>1</b>
Grain	gn	15.43236

\* Réglage par l'usine


## 7.5 Affichage rétro éclairé

Dans le menu vous pouvez activer et désactiver la fonction d'affichage rétro éclairé. Veuillez suivre les pas suivants:

Eteindre la balance.

Pressez la touche  et laissez pressé. Presser la touche  une fois. Après relâcher la touche , il apparaît „bl“.

Confirmer avec la touche .


La touche  permet maintenant de choisir parmi les options suivantes :

Affichage	Sélection	Fonction
„bl“ on	rétro éclairé activé	affichage contrasté pouvant également être lu dans l'obscurité
„bl“ off	rétro éclairé désactivé	économiser les piles
„bl“ Ch	rétro éclairé s'éteint automatique après 10 secondes après avoir obtenu une indication stable	économiser les piles

Confirmer avec la touche .

## 7.6 Fonctions de la calculatrice

(pas de calculatrice avec le modèle CM50-C2N, CM500-GN1)

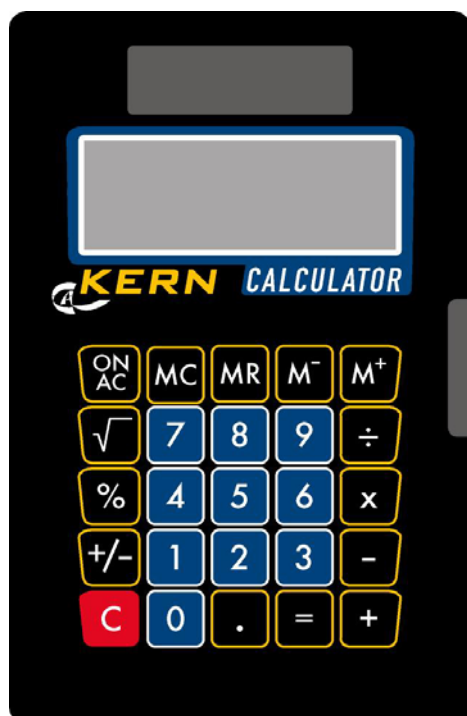

KERN CM Calculatrice	
ON/AC	Allumer la calculatrice /annuler les mémoires
+	Opération fondamentale addition
-	Opération fondamentale soustraction
÷	Division
x	Multiplication
=	Résultat
%	Pourcentage
M +	Mémoire plus
M -	Mémoire moins
MC	Vidage de mémoire
MR	Rappel de mémoire indépendante
+/-	Changement du signe
√	Racine carrée
,	Comma
C	Annuler

Notice :

On ne peut pas échanger des dates entre la balance et la calculatrice

## 8 Intenance, entretien, élimination

### 8.1 Nettoyage

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs (dissolvants ou produits similaires) mais uniquement un chiffon humidifié avec de la lessive de savon douce. Veillez à ce que les liquides ne puissent pas pénétrer dans l'appareil et frottez ensuite ce dernier avec un chiffon doux sec. Les poudres/restes d'échantillon épars peuvent être retirés avec précaution à l'aide d'un pinceau ou d'un aspirateur-balai.

**Retirer immédiatement les matières à peser renversées sur la balance.**

### 8.2 Maintenance, entretien

L'appareil ne doit être ouvert que par des dépanneurs formés à cette fin et ayant reçu l'autorisation de KERN.

### 8.3 Elimination

L'élimination de l'emballage et de l'appareil doit être effectuée par l'utilisateur selon le droit national ou régional en vigueur au lieu d'utilisation.

## 9 Aide succincte en cas de panne

En cas d'anomalie dans le déroulement du programme, la balance doit être arrêtée pendant un court laps de temps et coupée du secteur. Le processus de pesée doit alors être recommencé depuis le début.

Aide:

### Anomalie

### Cause possible

- |  |  |
|--|--|
| L'affichage de poids ne s'allume pas.              | <ul style="list-style-type: none"><li>• La balance n'est pas en marche.</li><li>• Les piles ne sont pas mis correctement ou bien sont vides</li><li>• Il n'y a pas des piles dans la balance</li></ul>   |
| L'affichage de poids change continuellement        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Courant d'air/circulation d'air</li><li>• Vibrations de la table/du sol</li><li>• Le plateau de pesée est en contact avec des corps étrangers.</li><li>• Champs électromagnétiques/ charge électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'appareil provoquant l'anomalie)</li></ul> |
| Il est évident que le résultat de pesée est erroné | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'affichage de la balance n'est pas sur zéro</li><li>• L'ajustage n'est plus bon.</li><li>• Changements élevés de température.</li><li>• Champs électromagnétiques/ charge électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'appareil provoquant l'anomalie)</li></ul>                 |

Au cas où d'autres messages d'erreur apparaissent, arrêter puis rallumer la balance. Si le message d'erreur ne disparaît pas, informer le fabricant.